



ENLIGHTEN | 英莱盾
BIOTECH

Eltbio™
磁珠法血斑基因组 DNA 提取试剂盒
预封装版

Eltbio™
Mag Blood Spot DNA Extraction Kit
Pre-Packaged

使用说明书 v2.0

文件编号: LD7102072701

版本编号: v2.0

试剂盒基本信息

【产品名称】 Eltbio™ 磁珠法血斑DNA 提取试剂盒 (预封装版)

【英文名称】 Eltbio™ Mag Blood Spot DNA Extraction Kit (Pre-Packaged)

【目录号】 LD710-016、LD710-064、LD710-096

【运输条件】 室温运输

【保存条件】 助沉剂需-20 保存, 其余试剂室温保存

【有效期】 12 个月

试剂盒组成

编号	Kit Component/ 试剂盒组成	LD710-016/ 16份样品	LD710-064/ 64份样品	LD710-096/ 96份样品
①	BS-裂解液 (BS-Buffer)	8 mL	32 mL	48 mL
②	蛋白酶 K 溶液 (Proteinase K)	320 μL	1.28 mL	1.92 mL
③	核酸助沉剂 (NP Reagent)	80 μL	320 μL	480 μL
④	磁珠 (Mag Beads)	320 μL	1.28 mL	1.92 mL
⑤	预封装试剂板	1 块	1 块 ×4	1 块 ×6
⑥	8 联排磁棒套	1 对	1 对 ×4	1 对 ×6

特别注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿戴实验服、口罩, 并戴手套操作;
2. 磁珠悬浮液使用前严禁冻融和离心, 以免损伤磁珠, 使用前务必充分震荡混匀;
3. 若收到的蛋白酶 K 为粉末状请于-20°C长期保存, 配成溶液后使用; 若收到的蛋白酶 K 为液体状, 请直接保存于2-8°C, 长期保存请放置-20°C;
4. 核酸助沉剂, 2-8°C 可保存1周, -20°C可长期保存, 尽量减少冻融次数;
5. 试剂板保存于室温, 使用前请低速离心, 将运输过程中造成的管壁液体收集至管底;
6. 本试剂盒适合于从直径 1mm-3cm干血斑、精斑、唾液斑样本中提取 DNA, 请务必仔细阅读本试剂盒操作说明书, 并严格按照操作步骤完成操作;
7. 请务必仔细阅读本试剂盒操作说明书, 并严格按照操作步骤完成操作。

试剂盒说明

Eltbio™ 磁珠法血斑 DNA 提取试剂盒 (Eltbio™ Mag Blood Spot DNA Kit), 适用于从血斑、精斑等附着物样本中提取 DNA。试剂盒采用独特分离作用的磁珠和缓冲液系统, 磁珠表面修饰有特殊化学基团, 在一定条件下对 DNA 具有极强的特异性亲和力, 而当条件改变时, 磁珠可逆的释放 DNA, 达到快速分离纯化 DNA 的目的, 并可最大限度的去除蛋白质及其它杂质, 从而保证提取 DNA 的纯度。

所得 DNA 产物 OD260/280 比值在 1.7~1.9 之间, 可直接用于酶切、PCR、荧光定量 PCR、测序、文库构建等下游实验。

本试剂盒可配英莱盾公司的32/96位核酸提取仪 (ELTAM-SP-QF 32/96) 进行自动化操作, 亦可配市面上32/48/96位半自动化核酸提取仪或全自动工作站进行自动化操作。

【适应样本】

血斑、精斑、唾液斑等。

【自备仪器】

1. 水浴锅或金属浴振荡器;
2. 涡旋振荡仪;
3. 32 位或 48 位核酸提取仪;
4. 无水乙醇;
5. 板式离心机。

【自动化平台实验操作流程】



【预封装试剂板试剂量】

样品位	1、7	2、8	3、9	4、10	5、11	6、12
试剂	结合液 400 μL	清洗液 1 600 μL	清洗液 2 600μL	80%乙醇 600μL	80%乙醇 600μL	洗脱液 60μL

试剂盒操作步骤

Step1 血斑预处理

1. 将样本剪成 3×3mm 左右的小片大小;
2. 选取适量血斑片转移至 1.5mL EP 管中, 一般不超过 4 片。

Step2 血斑样本消化*

1. 向上述 EP 管中加入 500μL BS-裂解液、20μL 蛋白酶 K 溶液以及 5μL 核酸助沉剂 (可不加), 涡旋震荡 60 sec;
2. 将EP管放置在预热至65°C 的恒温振荡器上, 1200 rpm震荡20min, 结束后瞬时离心。

注意: 建议若是样本数较多, 可以提前将裂解液、蛋白酶 K 溶液以及助沉剂按照比例提前混合, 现配现用。

Step3 血斑基因组上机提取

1. 瞬时离心试剂板, 小心撕去试剂板封膜;
2. 将消化完毕的样本瞬时离心, 转移 400μL 上清至试剂板的第 1/7 列, 加入 20μL 磁珠;
3. 打开 32 位核酸提取仪, 将试剂板固定在相应的位置, 并插上 8 联排磁棒套, 运行仪器。

Step4 核酸转移

仪器完毕后, 将试剂板中第 6/12 列中的洗脱液转移至新的 EP 管中, 并做好标记。

仪器程序 (以本公司 32 位核酸提取仪为例)

步骤	孔位	液量 (ul)	浸泡 (秒)	搅拌 强度	搅拌 时间 (秒)	下降 吸磁 (秒)	液底 吸磁 (秒)	磁 吸 次 数	等 待 时 间	暂 停	板 1 裂 解	板 1 洗 脱	板 2 裂 解	板 2 洗 脱	风 扇
1	1	820	0	4	300	15	5	2	0	0	0	0	0	0	0
2	2	600	0	5	240	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0
3	3	600	0	5	180	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0
4	4	600	0	5	120	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0
5	5	600	0	5	120	10	5	2	120	0	0	0	0	0	1
6	6	60	0	5	400	15	5	2	0	0	0	60	0	60	0
7	4	600	0	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

版权声明: © 上海英莱盾生物技术有限公司保留本使用指南所有权利。

上海英莱盾生物技术有限公司